


原子吸光サンプルの希釈自動化(50mlビーカー使用)

【リキッドハンドラー GX-281】



- ✓ サンプルが入った50mlビーカーを20個まで設置可能
- ✓ 希釈液作成用50mlビーカーをサンプルと同数設置
- ✓ 20サンプル各々任意の希釈倍率に設定が可能
- ✓ 他にも様々なカスタム対応が可能

ラックレイアウト

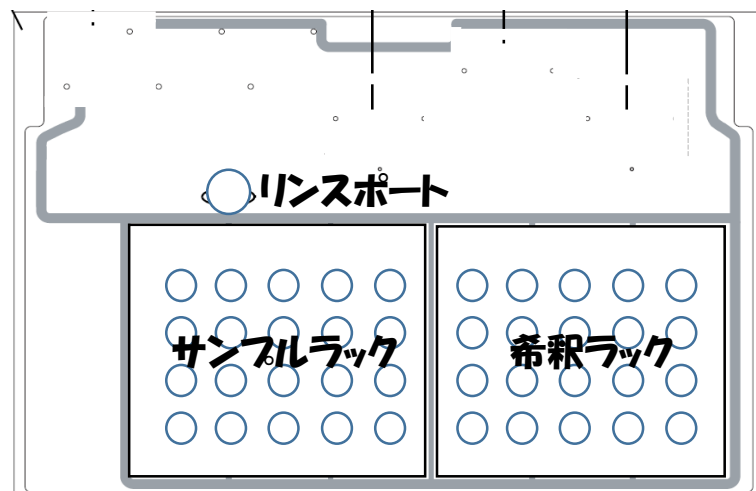

Locator Plate of the GX-281 Liquid Handler



50mlビーカーをそのまま設置

【希釈操作自動化工程】

- ① サンプルが入った容器をセットし、Run開始
- ↓
- ② 希釈液を吸引
- ↓
- ③ アームがサンプル容器に移動
- ↓
- ④ サンプルを吸引
- ↓
- ⑤ アームが50mlビーカーに移動
- ↓
- ⑥ 希釈液、サンプルを一斉吐出
- ↓
- ⑦ ニードル洗浄
- ↓
- ⑧ 次のサンプルへ



詳細情報はコチラから